

## MERKBLATT ABKLATSCHKULTUREN/KONTAKTVERFAHREN

„Abklatsche“ dienen der mikrobiologischen Hygienekontrolle von Oberflächen.

Die Abnahme soll nach Reinigung/Desinfektion und vor Inbetriebnahme/Nutzung erfolgen, um den Reinigungs-/Desinfektionserfolg zu ermitteln.

Zur Überprüfung werden sogenannte „Dip Slides“ mit zwei unterschiedlichen Nährmedien verwendet (unspezifisches Medium für „allgemeines Keimwachstum“ und spezifisches Medium für „Verunreinigungsanzeiger“)

### Probenahme:

- Beschriften Sie das Röhrchen (Dip Slide) und parallel dazu den Begleitschein unter der Spalte „Probenahmestelle“
- Drücken Sie beide gelartigen Seiten der „Dip Slides“ vorsichtig 3-4 Sekunden auf die zu untersuchende Oberfläche
- Verschließen Sie das Probengefäß gut und bringen Sie dieses umgehend und gekühlt ins Labor.

